

## Beschreibung:

QUANTOFIX® Chlor ist ein Testkit zum halbquantitativen Nachweis von freiem Chlor in Lösungen.

## Inhalt:

1 Aluminiumdose mit 100 Teststreifen  
 1 Flasche Cl<sub>2</sub>-1  
 1 Flasche Cl<sub>2</sub>-2  
 1 Messgefäß mit 5 mL Markierung  
 1 kleiner Messlöffel

## Messbereich:

1 – 100 mg/L

## Farbabstufungen:

0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L

## Gefahrenhinweise:

Informationen zu Gefahren finden Sie auf dem Außenetikett und im Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS) herunterladen.

## Allgemeine Hinweise:

Stets nur notwendige Anzahl Teststreifen entnehmen. Dose nach Entnahme sofort wieder verschließen. Testfeld nicht berühren.

## Zusatzhinweise:

Für einen erfolgreichen Test muss der pH-Wert der Probe < 10 sein. Daher zuerst den pH-Wert der Probe bestimmen. (z. B. mit pH-Fix 0–14, REF 92110) Bei pH > 10 Lösung tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure auf pH 6–7 bringen.

## Gebrauchsanweisung:

1. Messgefäß mit der Prüflösung spülen und bis zur 5 mL Markierung füllen.
2. 1 Messlöffel Cl<sub>2</sub>-1 (Puffermischung) zur Probe zugeben.
3. 5 Tropfen Cl<sub>2</sub>-2 zur Probe zutropfen.
4. Probe kurz umschwenken.
5. Teststreifen sofort in Probe eintauchen.
6. 45 s warten.
7. Überschüssige Flüssigkeit abschütteln.
8. Teststreifen innerhalb von 10 s mit Farbskala vergleichen.

## Störungen:

Bromid und Jodid führen ab 5 mg/L zu einer Farbabschwächung. Höhere Konzentrationen bewirken ein Ausbleiben der Farbe. Ebenfalls kann Nitrit durch Abschwächung der Farbe zu einem Minderbefund führen. Bei einem pH > 10 reicht die Kapazität des zugesetzten Puffers nicht mehr aus, um einen optimalen pH-Wert von 6–7 zu erreichen. Deshalb sollte man die Probelösung durch tropfenweise Zugabe von verdünnter Schwefelsäure auf einen pH-Wert von 6–7 einstellen.


## Entsorgung:

Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS) herunterladen.

## Lagerbedingungen:

Teststreifen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur 4–30 °C).

Bei sachgemäßer Lagerung sind die Teststreifen bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.

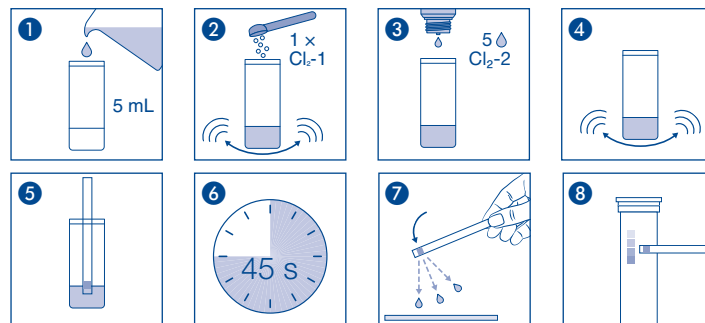

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykuła	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

## Description:

QUANTOFIX® Chlorine is a test kit for semi-quantitative determination of free chlorine in solutions.

## Pack content:

1 aluminum container with 100 test strips  
 1 bottle Cl<sub>2</sub>-1  
 1 bottle Cl<sub>2</sub>-2  
 1 measuring vessel with 5 mL mark  
 1 small measuring spoon

## Measuring range:

1 – 100 mg/L

## Color gradation:

0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L

## Hazard warnings:

Information regarding safety can be found on the box' label and in the safetydata sheet. You can download the SDS from [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## General indications:

Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after removing a strip. Do not touch the test field.

## Specific indications:

To obtain correct results with this test, the pH of the sample must be < 10. Therefore, the pH value of the sample must first be measured (for example with pH-Fix 0–14, REF 92110). If the solution has a pH > 10, add some drops of diluted sulfuric acid to lower it to 6–7.

## Instructions for use:

1. Rinse the measuring vessel with the test solution and fill it to the 5 mL mark.
2. Add 1 spoon Cl<sub>2</sub>-1 (buffer solution) to the sample.
3. Add 5 drops Cl<sub>2</sub>-2.
4. Shake carefully.
5. Immediately dip the test strip into the sample.
6. Wait 45 s.
7. Shake off excess of liquid.
8. Compare within 10 s with the color scale.

## Interferences:

Bromide and iodide in concentrations of 5 mg/L and above lead to a fading of the color reaction. Major concentrations may inhibit the color reaction. Nitrite can also cause a decrease in color intensity with corresponding low test results. If the pH value of the sample is > 10, then the capacity of the buffer solution will not be sufficient to lower the pH to the optimal value of 6–7. In this case, prior to the test, the pH value of the sample should be adjusted to 6–7 by dropwise addition of diluted sulfuric acid.


## Disposal:

Information regarding disposal can be found in the safety data sheet. You can download the SDS from [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Storage:

Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage temperature 4–30 °C).

If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packaging.

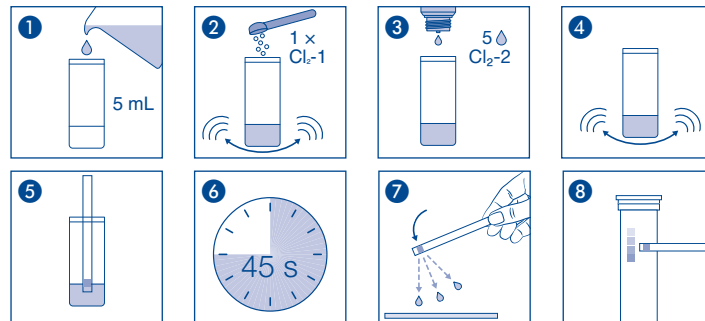

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

## Description :

QUANTOFIX® Chlore est un test pour la détermination semi-quantitative de chlore libre en solution.

## Contenu :

1 boîte en aluminium avec 100 languettes test  
 1 flacon de Cl<sub>2</sub>-1  
 1 flacon de Cl<sub>2</sub>-2  
 1 récipient avec marque de graduation à 5 mL  
 1 petite mesurette

## Domaine de mesure :

1 – 100 mg/L

## Echelons :

0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L

## Indication de danger :

Vous trouverez des informations sur les risques sur l'étiquette de l'emballage et dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le site [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS) pour la télécharger.

## Remarques générales :

Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la boîte immédiatement après. Éviter de toucher la zone de test.

## Remarques spécifiques au test :

Pour un test réussi, le pH de l'échantillon doit être inférieur à 10. Par conséquent, commencer par déterminer le pH de l'échantillon (par ex. avec pH-Fix 0–14, REF 92110). En cas de pH supérieur à 10, abaisser la valeur du pH de la solution en ajoutant goutte à goutte de l'acide sulfurique dilué jusqu'à l'obtention d'un pH 6 à 7.

## Mode d'emploi :

- Rincer le récipient gradué avec la solution d'essai et le remplir jusqu'à la marque de graduation à 5 mL.
- Ajouter 1 mesurette de Cl<sub>2</sub>-1 (mélange tampon) à l'échantillon.
- Ajouter 5 gouttes de Cl<sub>2</sub>-2 à l'échantillon.
- Brièvement agiter l'échantillon.
- Immerger immédiatement la languette test dans l'échantillon.
- Patienter 45 s.
- Secouer la languette test.
- Comparer la couleur de réaction de la zone de test avec l'échelle colorimétrique dans les 10 s qui suivent.

## Interférences :


A partir de 5 mg/L, le bromure et l'iode occasionnent un affaiblissement de la couleur. Des concentrations plus élevées entraînent une absence de coloration. De même, le nitrite peut donner des résultats trop faibles du fait de la perte de couleur. En cas de pH > 10, la capacité du tampon ajouté ne suffit plus pour obtenir le pH optimal d'une valeur de 6 à 7, auquel cas il convient alors d'ajuster le pH de la solution échantillon en ajoutant goutte à goutte de l'acide sulfurique dilué.

## Elimination :

Vous trouverez des informations concernant l'élimination des produits dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le site [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS) pour la télécharger.

## Conservation et stabilité :

Ne pas exposer les languettes test à la lumière du soleil ni à l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit frais et sec (température de stockage 4–30 °C). Dans la mesure où les consignes énoncées sont respectées, les languettes test se conservent jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage.

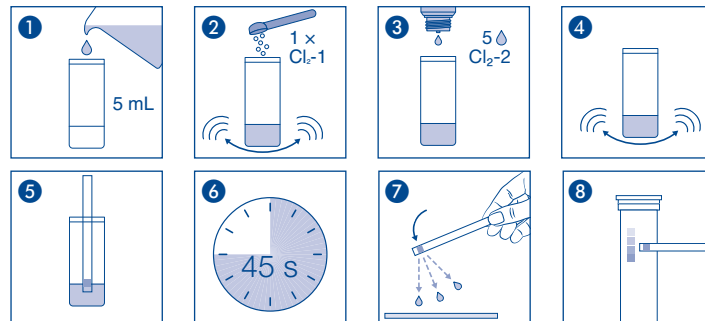

<b>REF</b>	Artikelnummer / Item number / Referencia produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	<b>LOT</b>	Chargencode / Batch identification / Número de lot / Código de lote / Produktionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention ! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

## Descripción:

QUANTOFIX® Cloro es un kit de ensayo para la determinación semicuantitativa de cloro libre en disoluciones.

## Contenido:

1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas  
 1 frasco de Cl<sub>2</sub>-1  
 1 frasco de Cl<sub>2</sub>-2  
 1 vaso aforado con marca de 5 mL  
 1 cucharilla dosificadora

## Rango de medida:

1 – 100 mg/L

## Gradación:

0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L

## Indicaciones de peligro:

Encontrará la información sobre los riesgos en la etiqueta exterior y en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Indicaciones generales:

Utilice sólo la cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre el tubo inmediatamente. No toque la almohadilla reactiva.

## Indicaciones específicas para el test:

Para que el test arroje resultados correctos, la muestra deberá tener un pH < 10. Por lo tanto, primero hay que determinar su valor pH (p. ej. con el test pH-Fix 0–14, REF 92110). Si el pH es > 10, agréguese unas gotas de ácido sulfúrico diluido para bajar el valor a 6–7.

## Instrucciones de uso:

1. Lave el vaso aforado con la solución problema y llénelo hasta la marca de 5 mL.
2. Añada 1 cucharilla de Cl<sub>2</sub>-1 (solución tampón).
3. Añada 5 gotas de Cl<sub>2</sub>-2.
4. Agite brevemente.
5. Sumerja inmediatamente la tira reactiva en la solución problema.
6. Espere 45 s.
7. Elimine el exceso de líquido de la tira.
8. No deje pasar más de 10 s hasta comparar el resultado con la escala de colores.

## Interferencias:

La presencia de bromuro y yoduro en concentraciones a partir de 5 mg/L debilita el color de la reacción, y en cantidades superiores puede incluso inhibir por completo el viraje de color. Lo mismo sucede con el nitrito: esta sustancia hace palidecer el color llevando a resultados inferiores, no correspondientes con la verdadera concentración del parámetro leído. Si la solución problema tiene un pH > 10, la solución tampón (Cl<sub>2</sub> – 1) no podrá amortiguar suficientemente la muestra para que alcance el valor de pH óptimo de 6–7. En tal caso, previamente a la realización del test, el pH de la solución deberá ser ajustado a un valor entre 6 y 7 añadiendo por gotas el ácido sulfúrico diluido.


## Eliminación:

Consulte la información sobre la eliminación en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Almacenamiento:

Protéjase las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco y seco, a una temperatura 4–30 °C.

Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de vencimiento que consta en el envase.

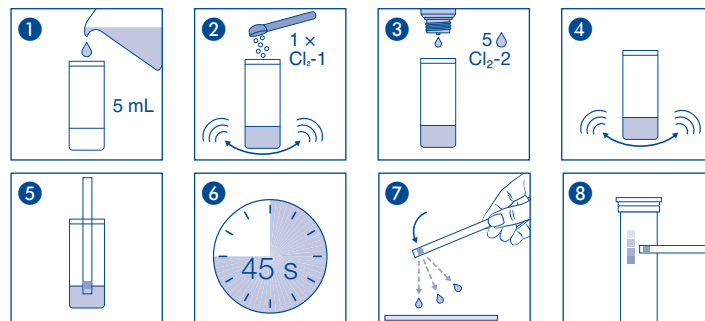

	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu		Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

## Beschrijving:

QUANTOFIX® Chloor is een testkit voor de semi-kwantitatieve aantoning van vrij chloor in oplossingen.

## Inhoud:

1 aluminium blikje met 100 teststrips  
 1 flesje Cl<sub>2</sub>-1  
 1 flesje Cl<sub>2</sub>-2  
 1 maatglas met 5 mL markering  
 1 klein maatlepeltje

## Meetbereik:

1 – 100 mg/L

## Kleurgradaties:

0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L

## Waarschuwingen voor risico's:

Informatie over de gevaren vindt u op het verpakkingsetiket en het veiligheidsinformatieblad. U kunt het veiligheidsinformatieblad downloaden van [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Algemene richtlijnen:

Neem telkens slechts het benodigde aantal teststrips uit de verpakking. Het blikje daarna onmiddellijk weer goed afsluiten. Testvelden niet aanraken.

## Specifieke richtlijnen voor deze test:

Voor een succesvolle test moet de pH-waarde van het monster < 10 liggen. Daarom eerst de pH-waarde van het monster bepalen. (bijv. met pH-Fix 0–14, REF 92110) Bij een pH-waarde van > 10 de oplossing druppel voor druppel met verdunde zwavelzuur op pH 6–7 brengen.

## Gebruiksaanwijzing:

1. Het maatglas spoelen met de testoplossing en vullen tot de markering van 5 mL.
2. 1 maatlepeltje Cl<sub>2</sub>-1 (bufferoplossing) aan het monster toevoegen.
3. 5 druppeltjes Cl<sub>2</sub>-2 bij het monster druppelen.
4. Het monster even ronddraaien.
5. De teststrip onmiddellijk in het monster onderdompelen.
6. 45 s wachten.
7. De teststrip afschudden.
8. De teststrip binnen 10 s vergelijken met de kleurschaal.

## Storingen:

Bromide en jodide leiden vanaf 5 mg/L tot een afzwakking van de kleur. Hogere concentraties zorgen voor het wegblijven van de kleur. Ook kan nitriet door afzwakking van de kleur leiden tot een verminderd resultaat. Bij een pH > 10 is de capaciteit van de toegevoegde bufferoplossing niet meer voldoende om een optimale pH-waarde van 6–7 te bereiken. Daarom moet de testoplossing door het druppelsgewijs toevoegen van verdunde zwavelzuur op een pH-waarde van 6–7 worden ingesteld.


## Verwijdering:

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over de afvoer. U kunt het veiligheidsinformatieblad downloaden van [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Opslagcondities:

Bescherm de teststrips tegen zonlicht en vochtigheid. Het blikje koel en droog bewaren (opslagtemperatuur 4 – 30 °C).

Mits bewaard onder de juiste omstandigheden zijn de teststrips tot aan de opgedrukte vervaldatum houdbaar.

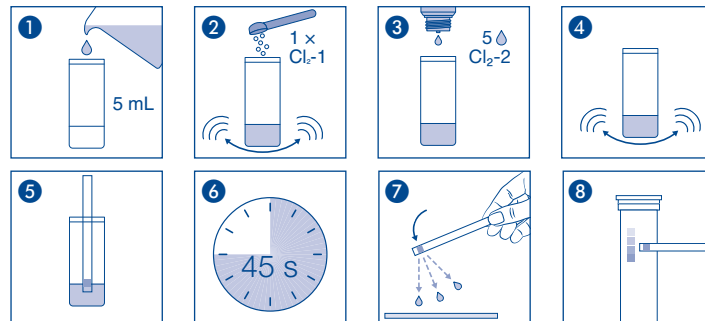

<b>REF</b>	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	<b>LOT</b>	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebruiksaanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

## Descrizione:

QUANTOFIX® Cloro è un kit per test per la determinazione semiquantitativa del cloro libero in soluzioni.

## Contenuto:

1 contenitore di alluminio con 100 strisce  
1 bottiglia di Cl<sub>2</sub>-1  
1 bottiglia di Cl<sub>2</sub>-2  
1 recipiente graduato con demarcazione a 5 mL  
1 cucchiaino misurino

## Rango di misura:

1–100 mg/L

## Intervalli della scala cromatica:

0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L

## Indicazioni di pericolo:

Per informazioni sui pericoli, leggere l'etichetta esterna e consultare la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza può essere scaricata dal sito [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Indicazioni generali:

Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita i settori di carta reattiva sulla striscia.

## Indicazioni specifiche al test

Perché un test possa essere considerato riuscito il pH del campione deve essere < 10. Per questo si dovrà per prima cosa determinare il valore pH del campione (ad es. con pH-Fix 0–14, REF 92110). Se il pH è > 10, aggiungendo gocce di acido solforico diluito, portare la soluzione ad un valore pH di 6–7.

## Istruzioni per l'uso:

1. Risciacquare il recipiente graduato con la soluzione da testare e riempirlo fino alla demarcazione dei 5 mL.
2. Aggiungere 1 misurino di Cl<sub>2</sub>-1 (miscela tampone) al campione.
3. Aggiungere 5 gocce di Cl<sub>2</sub>-2 al campione.
4. Agitare brevemente il campione.
5. Immergere immediatamente la striscia analitica nel campione.
6. Attendere 45 s.
7. Scuotere la striscia analitica.
8. Confrontare la striscia analitica entro 10 s con la scala di riferimento.

## Interferenze:

Bromuro e ioduro, a partire da una concentrazione di 5 mg/L, portano ad un'attenuazione del colore. Concentrazioni maggiori provocano addirittura un'assenza della colorazione. Anche nitrito può portare, con un'attenuazione del colore, ad un risultato ridotto. Con un pH > 10 la capacità del tampone applicato non basta più per ottenere un ottimale valore pH di 6–7. Per questo si consiglia di aggiustare, mediante aggiunta di gocce di acido solforico diluito, la soluzione da testare portandola ad un pH di 6–7.


## Smaltimento:

Per informazioni sullo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza può essere scaricata dal sito [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Magazzinaggio e conservabilità:

Proteggere le strisce analitiche dall'esposizione diretta ai raggi del sole nonché dall'umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (temperatura di magazzino 4–30 °C).

In casa di magazzinaggio corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

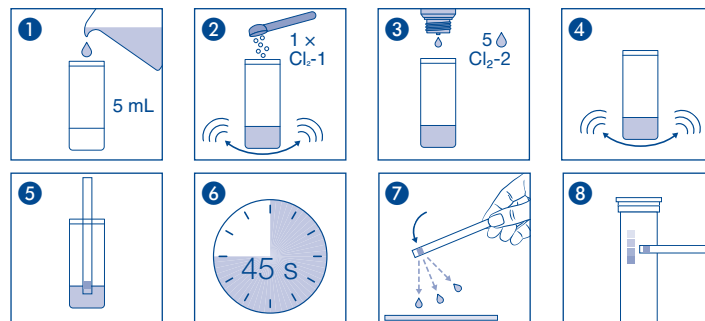

<b>REF</b>	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	<b>LOT</b>	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		